



1-Punkt Justierung des BlueVary

Die Kartuschen des BlueVary sollen monatlich 1-Punkt justiert werden. Dieses wird durch das grün/gelbe blinken des Displays angezeigt. Zusätzlich sollen die Kartuschen bei einer Änderung der Konfiguration justiert werden. Dieses ermittelt die Zentrale, indem Sie registriert, dass eine Kartusche gegen eine andere getauscht wurde. Diese Registrierung ist unabhängig davon, ob der Tausch mit einer Kartusche durchgeführt wurde, die vorher nicht an dieser Zentrale betrieben wurde. Auch wenn die Kartuschen untereinander getauscht wurden und somit nur einen anderen Anschluss nutzen geht die Zentrale davon aus, dass eine 1-Punkt benötigt wird. Die Zentrale funktioniert trotzdem normal weiter, Sie müssen allerdings selbst auf den Zeitpunkt der nächsten 1-Punkt Justierung achten.

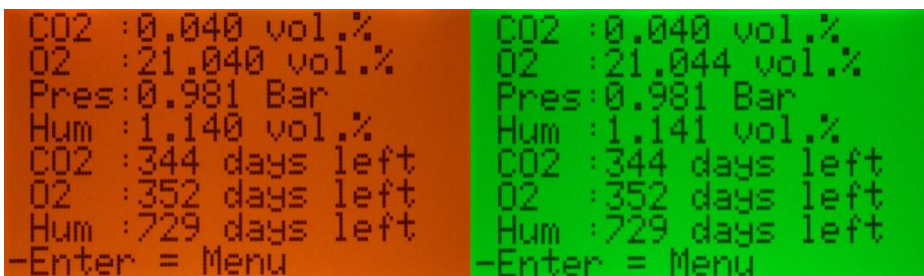


Abbildung 1: Gelb/grün leuchtendes Display des BlueVary zeigt an, dass eine 1-Punkt Justierung notwendig ist

Manchmal kann der BlueVary nicht an seinem Einbauplatz justiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel weil der Flussadapter fest verrohrt ist und es keine Möglichkeit gibt das benötigte Gas an zu schließen. Dann kann man für die 1-Punkt Justierung einen anderen Flussadapter benutzen. Damit der BlueVary nach der erneuten Installation am Fermenter nicht wieder anzeigt, dass er eine 1-Punkt Justierung benötigt, darf man die Reihenfolge der Kartuschen nach der 1-Punkt Justierung nicht ändern.

Hierzu kann man die Kartuschen durchnummerieren und die entsprechenden Nummern auch auf der Seite der Zentrale aufbringen. Wenn man die Kartuschen dann sowohl bei der Justierung, als auch bei der Installation identisch platziert wird nicht erneut nach einer 1-Punkt Justierung gefragt.



Abbildung 2: Exemplarische Darstellung der Kennzeichnung der Steckplätze durch Aufkleber auf der Rückseite des BlueVary